

## Agar Symphony placa 10 cm


638063 Caja con 10 unidades de placas con agar listo para su uso.

El agar Symphony permite la enumeración de levaduras y mohos en todos los productos alimenticios para consumo humano y animal, independientemente de su actividad acuosa. También puede utilizarse para el control de muestras ambientales en áreas de producción. En el caso de las muestras de agua, pueden analizarse mediante filtración por membrana utilizando este medio.

Medio certificado por NF VALIDATION para la enumeración de levaduras y mohos en todos los productos alimenticios humanos y animales bajo el número de referencia BKR 23/11-12/18.

Este método permite la enumeración después de sólo 54 horas en lugar de 5 días con los métodos estándar NF ISO 21527-1 y NF ISO 21527-2.

Placas desechables de Ø 10 cm aproximado.

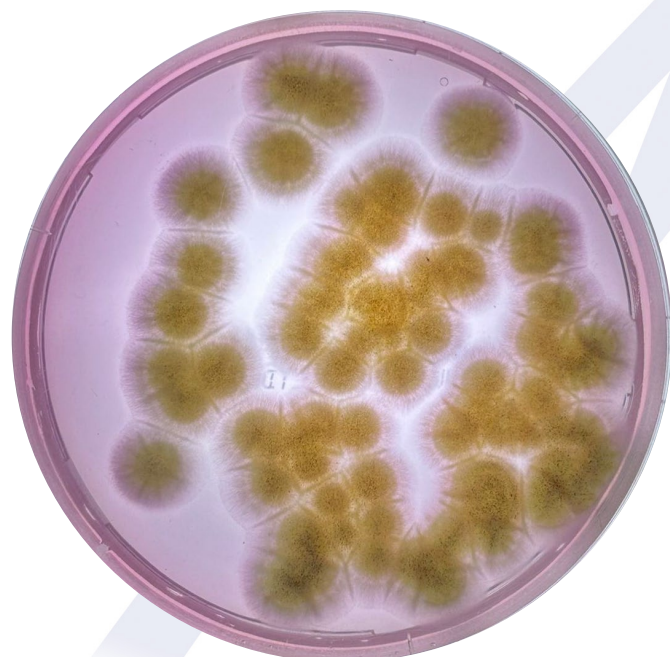

### Composición (g / L):

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Peptonas                | 10,0 |
| Factores de crecimiento | 1,0  |
| Factores selectivos     | 1,0  |
| Dextrosa                | 18,0 |
| Agar bacteriológico     | 15,5 |

pH: 5,6 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 12°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Durante el transporte (72 hrs), conservar fresco de 5 a 25 °C.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Resultados esperados hasta 54 a 72 horas de incubación a 25 ± 2 °C.

### Funcionalidad cualitativa

| Cepa control                             | WDCM  | Desarrollo  |
|------------------------------------------|-------|-------------|
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i>          | 00058 | Bueno > 50% |
| <i>Candida albicans</i>                  | 00054 | Bueno > 50% |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i>          | 00053 | Bueno > 50% |
| <i>Escherichia coli</i>                  | 00013 | Inhibido    |
| <i>Bacillus subtilis ssp. spizizenii</i> | 00003 | Inhibido    |

### Control de Esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 horas de incubación